



간편하고, 믿을 수 있으며, 견고하고, 매력적인 설계. Seven2Go 휴대용 측정기는 신속한 고품질 데이터, 한 손 조작 및 내구성을 제공하도록 제작되어 실험실, 라인 및 실외에서의 이동식 application에 적합합니다.

어디서든 이용할 수 있는 이동식 실험실 이동식 품질 측정

일반 및 Pro 측정기



간단한 메뉴 - 사용이 쉬운 조작

조 작 법 이 간 단 한 Seven2Go는 누구나 개봉 후 즉시 사용할 수 있음을 보장합니다. 더 이상 긴 작동 지침서에 시간을 낭비하지 않으셔도 됩니다.




T-패드 - 편리하고 신속한 탐색

Seven2Go의 새로운 T-패드는 메뉴 간 이동 속도를 향상시킵니다. 스마트 버튼 배열은 실제 측정까지 소요되는 시간을 단축시켜 보다 빠른 탐색을 가능하게 합니다.



ISM® 준비 완료 - 오류 가능성 감소

InLab ISM(지능형 센서 관리) 센서에 연결하자마자, 기기는 자동으로 센서를 인식하고 센서 ID, 일련번호 및 마지막 교정 데이터를 저장합니다.

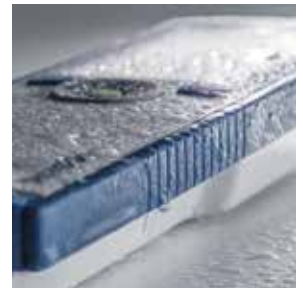

IP67 - 내후성 및 견고한 설계

IP67의 보호 등급 및 낙하 시험 저항성 덕분에 새로운 Seven2Go 휴대용 측정기는 열악하고 까다로운 환경을 견딜 수 있습니다.

Pro 측정기에만 해당



12개 언어 - 명확성 및 간결성

Seven2Go는 12개 언어를 지원하며, 완전한 단어 및 문장을 사용하는 사용자 인터페이스를 제공합니다. 애매한 표현이 없어 조작이 간편하며 사용자에게 대해 부담감을 줄여줍니다.



차광성 - 항상 선명한 가독성

화면의 명암이 직사광선을 통해 확장됩니다. 이는 밝고 화창한 조건에서도 뛰어난 가독성을 보장합니다.



LED 상태 표시등 - 준비 상태를 쉽게 알 수 있음

새 상태 표시등으로 측정기의 상태를 쉽게 파악할 수 있음. 신호등 컨셉의 표시등으로 측정기의 준비 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.

Seven2Go 사양



측정 매개변수	사양	S4 D0(플라로그래픽)	S9 D0(광학)
용존 산소	측정 범위	0.01...99.99 mg/L(ppm)	0.01...50.00 mg/L(ppm)
	디스플레이 해상도	0.01	0.01
	정확도(센서)	± 0.2mg/L(0...15mg/L 범위에서) ± 10%(15...60mg/L 범위에서)	± 0.1 mg/L(0...8mg/L 범위에서) ± 0.2mg/L(8...20mg/L 범위에서) ± 10%(20...50mg/L 범위에서)
	단위	mg/L, ppm	mg/L, ppm
DO 포화	측정 범위	0.1...600.0%	0.1...500.0%
	분해능	0.1	0.1
	정확도(센서)	± 10%	± 10%
압력	측정 범위	500...1100 mbar	500...1100 mbar
	분해능	1	1
	정확도	± 2%	± 2%
	압력 단위 선택	mbar, hPa, mmHg, Atm	mbar, hPa, mmHg, Atm
	자동/수동 압력 보상	예	예
온도	측정 범위	0.0 ~ 60.0 °C	0.0 ~ 50.0 °C
	분해능	0.1 °C	0.1 °C
	정확도(센서 입력)	± 0.2 °C	± 0.1 °C
	자동/수동 온도 캡처	예	예(자동에만 해당)
교정	교정 포인트	2	2
	사전 정의된 산소 표준물질	2	2
일반 측정 사양	자동 및 수동 종말점 기록	예(수동에만 해당)	예
	시간 의존형 종말점 기록	예	예
	사용자 정의된 시간 간격의 연속 측정	예	예
	종말점 음향 신호	아니요	예
	종말점 시각 신호	예	예
데이터 보안/저장소	LED 상태 표시등	아니요	예
	ISM®	있음(Light 버전)	예
	시간 및 날짜	아니요	예
	사용자 레벨(일반, 전문가, 실외)	아니요	예
	메모리 크기	200	2000(GLP 준수)
	교정 데이터 저장소	예	예
	보정 알림	아니요	예
	센서 ID, SN; 샘플 ID; 사용자 ID	아니요	예
	사용자 정의 경보 한계	아니요	예
	비밀번호 보호	아니요	예
커넥터	센서 입력	BNC (10 ¹² Ω) / RCA (cinch)	미니 LTW (IP67)
	통신 인터페이스	아니요	Micro-USB(USB 장치)
일반	크기/중량 기기	222 x 70 x 35 mm / 270 g	222 x 70 x 35 mm / 290 g
	전원공급장치	4 x 1.5V AA 또는 1.3V NiMH acc.	4 x 1.5 V AA, 1.3 V NiMH acc. 또는 USB
	작동 시간	250...400시간	200...250시간
	디스플레이	분할 LCD 디스플레이	그래픽 모노-TFT 디스플레이

주문 정보

주문 정보	설명	이상적인 용도	주문 번호
S4-측정기	측정기, 전극 클립, 작동 지침서, 빠른 가이드, 시험 보고서, 적합성 선언 및 배터리 포함		30207958
S4-표준 키트	S4-측정기와 동일하지만 추가로 InLab 605-ISM 및 무산소 정제 포함.	수용성 샘플, 알코올 및 무알콜 음료.	30207959
S4-현장 키트	S4-표준 키트와 동일하지만 추가로 교정용 병 및 uGo™ 휴대용 케이스 포함.	위와 동일하지만 특히 이동 중 측정 용도.	30207960
S9-측정기	측정기, LabX direct pH, USB 케이블, 전극 클립, 베이스 액세서리, 작동 지침서, 빠른 가이드, 시험 보고서, 적합성 선언 및 배터리 포함.		30207970
S9-표준 키트	S9-측정기와 동일하지만 추가로 InLab OptiOx® 및 무산소 정제 포함.	수용성 샘플의 신속한 결과.	30207971
S9-현장 키트	S9-표준 키트와 동일하지만 추가로 교정용 병 및 uGo™ 휴대용 케이스 및 InLab OptiOx 보호 가드 포함.	위와 동일하지만 특히 이동 중 측정 용도.	30207972
S9-BOD 키트	S9-현장 키트와 동일하지만 추가로 InLab OptiOx, BOD 어댑터 포함.	모든 유형의 용수 샘플에서의 BOD 측정.	30207939

Seven2Go용 액세서리

	주문 번호
uGo 휴대용 케이스	30122300
편평한 표면에서의 탁월한 안정성을 위한 Seven2Go 측정기 베이스 액세서리	30122303
Seven2Go 전극 클립 및 전극 클립 커버(4개)	30137805
Seven2Go 손목 스트랩	30122304
옵셔널 전원공급장치 또는 PC 연결을 위한 Seven2Go micro-USB와 표준-A USB의 연결 케이블(Pro 측정기에만 해당)	30137807
옵셔널 DC 전원공급장치용 USB 케이블에 적합한 Seven2Go DC 벽면 콘센트 어댑터(Pro 측정기에만 해당)	30137806
LabX Direct pH PC 소프트웨어(Pro 측정기에만 해당)	51302876
uPlace™ 전극 홀더	30019823

정밀하고 신뢰할 수 있는 측정에 필요한 모든 것:



▶ www.mt.com/electrode-guide



▶ www.mt.com/buffers

www.mt.com/pH

더 많은 정보 확인하기



메틀러 토레도 코리아(주)

서울본사 서울 송파구 송파대로 155 5층 T. 1588-0180

대전지사 대전 유성구 테크노3로 65

한신에스메카 408호 T. 042-380-1300

영남지사 울산 남구 대학로 146 진향빌딩 9층 T. 1600-0770

기술 변경으로 내용이 변경될 수 있음

© 10/2014 Mettler-Toledo AG, 30610923

Marketing pH Lab / MarCom Analytical